

Instrucciones para recogida de Saliva


REF GFX-02

Contenido del kit: Dispositivo de decogida de la muestras, tubo transportador con 2ml de solución estabilizante y embudo colector.


No comer, beber, fumar y mascar chicle 30 min antes de su uso.




- Saque el embudo colector de la envoltura de papel.
 - Compruebe que el liquid del tubo está en la línea de 2ml **From** → antes de usar.
 - Si observa un precipitado blanco en el tubo, caliéntelo suavemente durante unos minutos hasta que el precipitado se disuelva.

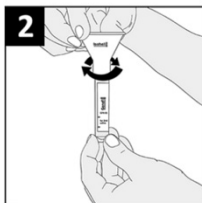


- Desenrosque la tapa blanca del tubo colector con cuidado de no derramar el liquid del tubo. Guarde la tapa para su uso posterior. Enrosque el embudo colector en el tubo.

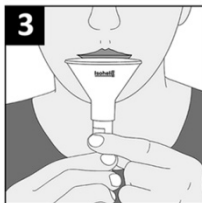

- Escupa en el embudo hasta que el liquido del tubo, sin contar las burbujas, llegue a la línea **Fill to** → de 4ml. Para inducer la producción de saliva, puede frotar el interior de su mejilla con la lengua o masajear suavemente el exterior del la mejillas. Para aumentar la entrada de saliva al tubo, desenrosque parcialmente el embudo y apriételo de nuevo.

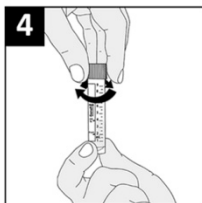

- Desenrosque el embudo colector y sustitúyalo por la tapa. Compruebe que la tapa esté fuertemente cerrada. Devuelva el embudo colector a la envoltura de papel y tirelo.

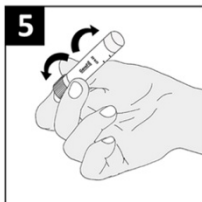

- Agite el tubo colector varias veces para mezclar la saliva con el buffer estabilizante.

GeneFix™ Saliva Collectors está diseñado para la regogida de muestras de saliva humana para la extracción y estabilización del ADN.

Precauciones: No ingerir. Si la solución estabilizante entra en conatcto con su piel u los ojos, lávese con agua abundantemente. La tapa puede conllevar peligro de afixia para los niños pequeños. MSDS disponible en www.isoheelix.com