

唾液收集器说明书



REF GFX-02

使用前 30 分钟，不得进食、饮水、抽烟、刷牙或者嚼口香糖。

注意事项：切勿吞食。如果稳定溶液接触皮肤或者眼睛，使用大量的水进行冲洗。试管盖子对于小孩而言可能会成为引起窒息的危险物。请登录 www.isohelex.com 查阅化学品安全技术说明书（MSDS）。

试剂盒内含物：含有 2ml 稳定液的样本管和漏斗。

GeneFix™ 唾液收集器用于收集人唾液样本以稳定 DNA。

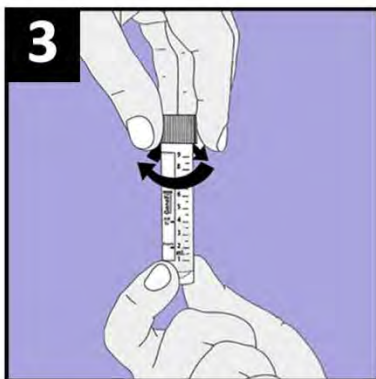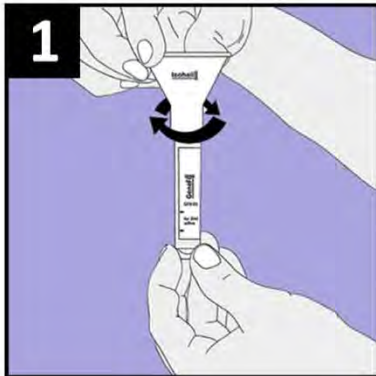

使用前：

从试剂盒中取出收集管和试管。

使用前检查溶液的水平线是否处于 2ml 线位置处。如果溶液出现浑浊，用双手握紧温热试管数分钟。

- 小心旋开试管的盖子，以避免液体的飞溅。
保存好取下的盖子供随后使用。
将漏斗轻轻旋紧在试管上，不要过紧。
- 开始向漏斗中吐唾液。**建议：如果唾液流入试管中较困难，稍微旋松漏斗。**
继续吐唾液直至液体的水平线达到 4ml 刻度线（不包括气泡在内）。
为了促进唾液的产生，您可能需要用舌头摩擦您的脸颊内侧或者轻轻按摩您的脸颊外侧。
- 旋开收集漏斗，然后替换为之前保存好的盖子并盖紧。废弃该漏斗。
- 振摇收集管数次，以使唾液与溶液混合。

供实验室处理使用：

需要蛋白酶 K 进行裂解。更多相关信息，请访问 www.isohelex.com

其他信息:

备选语言:

www.isohelix.com/genefix-translations

GeneFix™唾液收集器和 DNA 分离试剂盒:

www.isohelix.com/genefix-saliva-collector