



Instruções de uso de esfregaços bucais Isohelix SK-1S / MS-01

SK-1S, MS-01

Destinado à recuperação de células bucais. Uso individual somente.



Armazenar em temperatura ambiente. Use apenas se a embalagem do cotonete permanecer intacta.

<p>Colete sua amostra de DNA pelo menos 1 hora após comer, beber ou escovar os dentes. Para obter melhores resultados, enxágue a boca com água imediatamente antes da amostragem.</p>	
<p>1</p> 	<p>Abra o pacote de uma das extremidades.</p>
<p>2</p> 	<p>Remova o cotonete do tubo, tomando cuidado para não tocar na cabeça do cotonete branco com os dedos</p>
<p>3</p> 	<p>Insira o cotonete na boca e esfregue firmemente contra a parte interna da bochecha ou sob o lábio superior e inferior. Para coleta de DNA padrão, esfregue por 1 minuto e, em todos os casos, esfregue por no mínimo 20 segundos. Importante - use uma pressão razoável, firme e sólida</p>
<p>4</p> 	<p>Coloque a zaragatoa de volta no tubo. Não toque na cabeça do cotonete com os dedos</p>
<p>5</p> 	<p>Coloque a unha do polegar na pequena ranhura da alça e, em seguida, quebre a alça em duas dobrando para um dos lados. Deixe a ponta do cotonete cair no tubo.</p>
<p>6</p> 	<p>Sele o tubo firmemente com a tampa fornecida.</p>
<p>7</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Estabilizar*</p> </div>	<p>Se o cotonete for armazenado por mais de 1-2 dias* antes de isolar o DNA, estabilize por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usando Isohelix Dri-Capsules 2. Armazenamento a -200C ou -800C 3. Usando o tampão de estabilização Isohelix BFX

* Consulte www.isohelix.com/products/dna-buccal-swab-stabilization/ para obter mais informações

É de responsabilidade exclusiva do Laboratório ou Usuário Profissional verificar e validar corretamente o uso, técnica e legalmente, desses esfregaços de DNA Bucal para o dispositivo ou processo pretendido.