


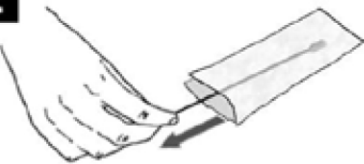



Mode d'emploi des écouvillons buccaux Isohelix RD-01 avec la pochette RapiDri

REF RD-01



Destiné à la récupération des cellules buccales. Usage unique.

Ranger à température ambiante. À n'utiliser que si l'emballage de l'écouvillon reste intact.

<p>Prélevez votre échantillon d'ADN au moins 1 heure après avoir mangé, bu ou nettoyé vos dents. Pour de meilleurs résultats, rincez la bouche avec de l'eau juste avant le prélèvement.</p>	
<p>1</p> 	<p>Ouvrez le paquet par une extrémité.</p>
<p>2</p> 	<p>Retirez l'écouvillon du tube, en prenant soin de ne pas toucher la tête de l'écouvillon blanc avec vos doigts</p>
<p>3</p> 	<p>Insérez l'écouvillon dans votre bouche et frottez fermement contre l'intérieur de votre joue ou sous la lèvre inférieure et supérieure. Pour la collecte standard d'ADN, frottez pendant 1 minute et dans tous les cas, frottez pendant au moins 20 secondes.</p>
<p>4</p> 	<p>Placez d'abord la tête de l'écouvillon dans la pochette RapiDri afin que la tête se trouve dans la zone de séchage.</p>
<p>5</p> 	<p>Pliez la pochette RapiDri au niveau de la ligne de pliage, avec le côté transparent vers l'intérieur, comme illustré, et utilisez l'autocollant à code-barres pour sceller.</p>

Il est de la seule responsabilité du laboratoire ou de l'utilisateur professionnel de vérifier et de valider correctement l'utilisation, techniquement et légalement, de ces écouvillons ADN Buccal pour le dispositif ou le procédé prévu.