


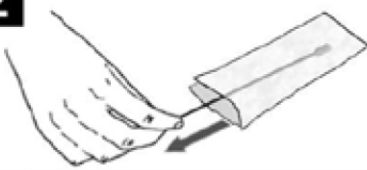



Gebrauchsanweisung für Isohelix RD-01 Buccal Swabs mit RapiDri Pouch

REF RD-01



Bestimmt für die Gewinnung von bukkalen Zellen. Nur zur einmaligen Verwendung.

Bei Raumtemperatur lagern. Nur verwenden, wenn die Tupferhülle intakt bleibt.

<p>Nehmen Sie Ihre DNA-Probe mindestens 1 Stunde nach dem Essen, Trinken oder Reinigen Ihrer Zähne. Für beste Ergebnisse spülen Sie den Mund unmittelbar vor der Probenahme mit Wasser aus.</p>	
<p>1</p> 	<p>Öffnen Sie die Verpackung von einem Ende.</p>
<p>2</p> 	<p>Nehmen Sie den Tupfer aus dem Röhrchen und achten Sie darauf, den weißen Tupferkopf nicht mit den Fingern zu berühren</p>
<p>3</p> 	<p>Führen Sie den Tupfer in Ihren Mund ein und reiben Sie fest an der Innenseite Ihrer Wange oder unter der Unter- und Oberlippe. Für die Standard-DNA-Sammlung 1 Minute und in allen Fällen mindestens 20 Sekunden reiben. Wichtig - Verwenden Sie angemessenen, festen und festen Druck</p>
<p>4</p> 	<p>Legen Sie den Tupferkopf zuerst in den RapiDri-Beutel, sodass der Kopf im Trockenbereich sitzt.</p>
<p>5</p> 	<p>Falten Sie den RapiDri-Beutel an der Faltnie mit der klaren Seite nach innen wie gezeigt und verschließen Sie ihn mit dem Barcode-Aufkleber.</p>

Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Labors oder des professionellen Benutzers, die Verwendung dieser DNA-Buccal-Tupfer für das beabsichtigte Gerät oder den beabsichtigten Prozess technisch und rechtlich zu überprüfen und korrekt zu validieren.