


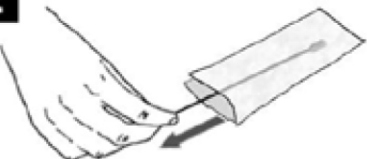



Istruzioni per l'uso dei tamponi buccali Isohelix RD-01 con RapiDri Pouch

**REF** RD-01



Destinato al prelievo di cellule buccali. Solo monouso.

Conservare a temperatura ambiente. Utilizzare solo se l'involucro del tampone rimane intatto.

<p><b>Prendi il tuo campione di DNA almeno 1 ora dopo aver mangiato, bevuto o lavato i denti.</b> Per ottenere i migliori risultati, <b>sciacquare la bocca con acqua immediatamente prima del campionamento.</b></p>	
<p><b>1</b></p> 	<p>Aprire la confezione da un'estremità.</p>
<p><b>2</b></p> 	<p>Rimuovere il tampone dalla provetta, facendo attenzione a non toccare la testa del tampone bianco con le dita</p>
<p><b>3</b></p> 	<p>Inserire il tampone in bocca e strofinare con decisione contro l'interno della guancia o sotto il labbro inferiore e superiore. Per la raccolta del DNA standard, strofinare per 1 minuto e in tutti i casi strofinare per un minimo di 20 secondi. Importante: usa una pressione ragionevole, decisa e solida</p>
<p><b>4</b></p> 	<p>Posizionare prima la testina del tampone nella sacca RapiDri in modo che la testina si trovi all'interno dell'area di asciugatura.</p>
<p><b>5</b></p> 	<p>Piega la sacca RapiDri sulla linea di piegatura, con il lato trasparente verso l'interno come mostrato, e usa l'adesivo con codice a barre per sigillare.</p>

È responsabilità esclusiva del laboratorio o dell'utente professionale verificare e convalidare correttamente l'uso, tecnicamente e legalmente, di questi tamponi buccali di DNA per il dispositivo o processo previsto.