


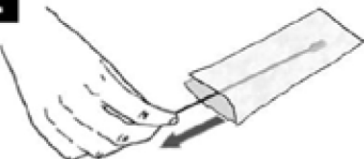



Instrucciones de uso de los hisopos bucales Isohelix RD-01 con bolsa RapiDri

REF RD-01



Destinado a la recuperación de células bucales. De un solo uso.

Almacenar a temperatura ambiente. Úselo solo si la envoltura del hisopo permanece intacta.

<p>Tome su muestra de ADN al menos 1 hora después de comer, beber o lavarse los dientes. Para obtener mejores resultados, enjuague la boca con agua inmediatamente antes de tomar la muestra.</p>	
<p>1</p> 	<p>Abra el paquete por un extremo.</p>
<p>2</p> 	<p>Retire el hisopo del tubo, teniendo cuidado de no tocar el cabezal blanco del hisopo con los dedos.</p>
<p>3</p> 	<p>Inserte el hisopo en su boca y frote firmemente contra el interior de su mejilla o debajo del labio superior e inferior. Para la recolección de ADN estándar, frote durante 1 minuto y, en todos los casos, frote durante un mínimo de 20 segundos.</p>
<p>4</p> 	<p>Coloque la cabeza del hisopo primero en la bolsa RapiDri de modo que la cabeza se asiente dentro del área de secado.</p>
<p>5</p> 	<p>Doble la bolsa RapiDri en la línea de pliegue, con el lado transparente hacia adentro como se muestra, y use la etiqueta con código de barras para sellar.</p>

Es responsabilidad exclusiva del Laboratorio o Usuario Profesional verificar y validar correctamente el uso, técnica y legalmente, de estos hisopos de ADN bucal para su dispositivo o proceso previsto.