

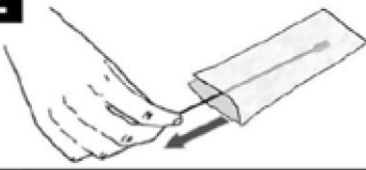
Instrucțiuni de utilizare a tampoanelor bucale Isohelix RD-01 cu pungă RapiDri

REF
RD-01



Destinate recoltării celulelor bucale. Doar pentru unică folosință.

A se păstra la temperatura camerei. Utilizați numai dacă ambalajul tamponului este intact.

Luați proba de ADN la cel puțin 1 oră după ce ați mâncat, băut sau v-ați curățat dinții. Pentru rezultate optime, clătiți gura cu apă imediat înainte de prelevare. Pentru rezultate	
1 	Deschideți ambalajul de la un capăt.
2 	Scoateți tamponul din tub, având grijă să nu atingeți capătul alb al acestuia cu degetele.
3 	Introduceți tamponul în gură și frecați ferm pe interiorul obrazului sau sub buza inferioară și superioară. Pentru o recoltare standard de ADN, frecați timp de 1 minut, iar în toate cazurile, timp de cel puțin 20 de secunde. Important – utilizați o presiune rezonabilă, fermă și constantă.
4 	Introduceți tamponul, cu capul înainte, în pungă RapiDri, astfel încât capul să fie poziționat în zona de uscare.
5 	Îndoți pungă RapiDri pe linia de pliere, cu partea transparentă spre interior, conform indicațiilor, și sigilați folosind autocolantul cu cod de bare.

Este responsabilitatea exclusivă a laboratorului sau a utilizatorului profesionist să verifice și să valideze corect, din punct de vedere tehnic și legal, utilizarea acestor tampoane bucale ADN pentru dispozitivul sau procesul pentru care sunt destinate.